


راهنمای استفاده از دستگاه

**LAMIN AIR FLOW**

**CLASS II**

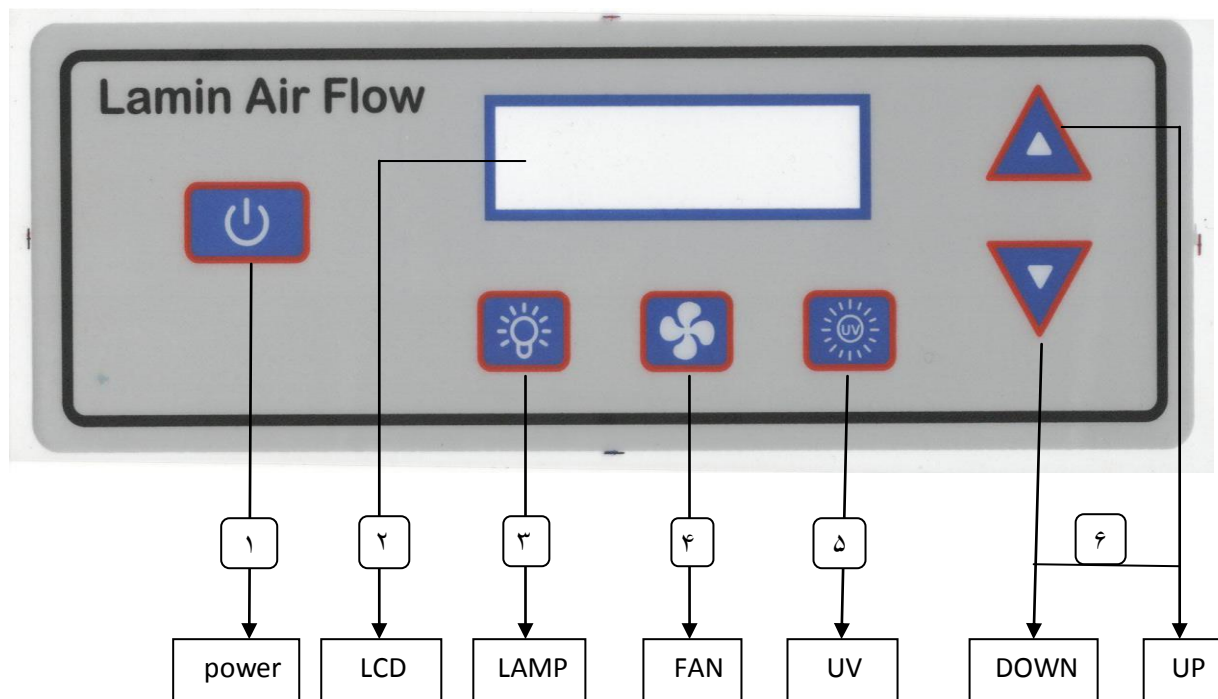

ما با شعار حفظ مشتریان و مشتری مداری بر انیم تا در زمینه ساخت تجهیزات آزمایشگاهی، جهت سرعت بخشیدن به رشد، توسعه و افزایش بهره وری و رشد توان رقابتی مجددانه تلاش ورزیم و نقشی سازنده راهگشا و کاربردی داشته باشیم.

روش کار با دستگاه:

- ۱- معرفی قطعات: ۱- OFF/ON - ۲ LCD - ۳ LAMP - ۴ موتور - ۵
- ۶ UV - UP/DOWN (قابل استفاده در لامینار ها با بالابر برقی)

۲- نحوه کارکرد با دستگاه لامینار کلاس ۲:

الف) با اطمینان از اتصال دو شاخه برق ۲۲۰V به دستگاه کلید صفر ویک را در حالت روشن قرار دهید در این حالت چراغ LED تعبیه شده در برد (پیشانی) دستگاه روشن خواهد شد این بدان منزل است که جریان برق ۲۲۰V در پشت پنل برد دیجیتال جریان دارد.

ب) با یکبار فشار دادن کلید OFF/ON آرم لامینار هود به صورت LAMINAR HOOD نمایان خواهد شد سپس زمان کارکرد UV به صورت LIFE TIME (UV) و بلافاصله زمان کارکرد فیلتر به صورت LIFE TIME FILTER اجرا خواهد شد.

ج) پس از چند ثانیه عبارت T(UV) مخفف زمان تنظیم شده برای یووی به اجرا در خواهد آمد. زمان اولیه برای کارکرد استریل با لامپ یووی ۱۰ دقیقه از طرف شرکت بر روی تمامی هود ها تنظیم شده است که این زمان بسته به نیاز کاربر قابل تغییر خواهد بود.

### ۳- نحوه تغییر زمان کارکرد لامپ یووی: (بنا به درخواست خریدار محترم)

پس از اجرای مرحله (ج) با فشردن و نگه داشتن دکمه موتور عبارت PASSWORD نمایان خواهد شد. با توجه به اهمیت قفل امنیتی در تغییر زمان کارکرد فیلتر، یووی و تنظیمات کارخانه ای خواهشمندیم فقط شخص مسئول آزمایشگاه یا هود میکروبی با تماس مستقیم با شرکت قفل امنیتی را دریافت نماید. در صورت هرگونه دستکاری در زمان کارکرد فیلتر و یووی تمام مسئولیت با خریدار محترم می باشد. پس از وارد کردن PASSWORD گزینه TIME را انتخاب کرده و زمان مورد نظر برای استریل با لامپ یووی را با استفاده از کلید DOWN/UP که دوعدد سمت راست دقیقه و دوعدد سمت چپ ساعت می باشد تنظیم نمایید و با انتخاب گزینه SAVE زمان مورد نظر را به حافظه دستگاه انتقال دهید و با فشردن کلید DOWN به مرحله بعد رفته و گزینه EXIT را انتخاب نموده و از تنظیمات کارخانه خارج شوید.

برای استریل با لامپ یووی کلید یووی را به مدت ۴ ثانیه فشرده و نگه دارید در این مرحله دستگاه لامپ یووی و موتور را به صورت همزمان روشن خواهد کرد و پس از اتمام زمان تنظیمی برای یووی به صورت اتوماتیک به مرحله روشنایی (LAMP) خواهد رفت که در این مرحله دستگاه برای استفاده آماده می باشد.

توجه داشته باشید بخاطر خطرات اشعه یووی برای کاربر در زمان استفاده از لامپ یووی هیچ یک از دکمه ها به غیر از دکمه OFF/ON عمل نخواهند کرد.

برای مرحله LAMP هیچگونه زمانی تنظیم نشده است پس از اتمام پروسه کاری کاربر با فشردن مجدد ۴ ثانیه ای دکمه یووی، استریل پایانی طبق زمان تعریف شده اولیه به اجرا درخواهد آمد و پس از سپری شدن زمان تنظیم شده اولیه به صورت خودکار دستگاه خاموش شده و با پخش بوق ممتد این مسئله را به کاربر هشدار خواهد داد.

«با سپاس از حسن انتخاب شما»